

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Equips de punt de fusió

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar amb cura, després de cada ús, l'àrea on es col·loquen els capil·lars per a evitar restes de mostra que puguin afectar futurs mesuraments.

Verificar l'ús de capil·lars adequats i nets (de la grandària correcta, secs i sense impureses). Reemplaçar els que estiguin bruts o deformats.

Utilitzar sempre rampes de temperatura recomanades pel fabricant per a allargar la vida del sensor i així evitar sobreescalfaments.

Calibrar periòdicament amb substàncies de punt de fusió conegut per a assegurar la precisió del mesurament.

Comprovar que la pantalla, botons, ventilació i components mecànics estiguin en bon estat, per a detectar possibles anomalies abans de continuar usant-ho.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.