



Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Equipos de punto de fusión

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Limpiar con cuidado, después de cada uso, el área donde se colocan los capilares para evitar restos de muestra que puedan afectar futuras mediciones.

Verificar el uso de capilares adecuados y limpios (del tamaño correcto, secos y sin impurezas). Reemplazar los que estén sucios o deformados.

Utilizar siempre rampas de temperatura recomendadas por el fabricante con el fin de alargar la vida del sensor y así evitar sobrecalentamientos.

Calibrar periódicamente con sustancias de punto de fusión conocido para asegurar la precisión de la medición.

Comprobar que la pantalla, botones, ventilación y componentes mecánicos estén en buen estado, para detectar posibles anomalías antes de continuar usándolo.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.

Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.