

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Autoclaves

Check List



Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.

Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar la cambra després de cada jornada, amb un drap suau i productes no corrosius per a evitar acumulació de brutícia, residus biològics o químics.

Revisar regularment l'entrada d'aigua i els desguassos comprovant que no estiguin obstruïts. Netejar-los en cas necessari.

Verificar que la junta de la porta estigui en bon estat, sense esquerdes o deformacions, i que el tancament sigui hermètic per a evitar fugides de vapor i pèrdua d'eficàcia. En cas d'haver de canviar la junta i sempre que es trobi en la base (cuba) seguir el següent esquema:



Ancorar en 4 punts inicials. Completar cada quart de goma entre dos punts fins a encaixar-la totalment en la base de la circumferència.

Examinar regularment que el cable d'alimentació, l'endoll i la presa elèctrica estiguin en bon estat, sense signes de sobreescalfament, corts o connexions soltes.

Comprovar el sistema de càrrega, verificant que les cistelles, safates i suports estiguin en bon estat, ben col·locats i sense deformacions. Una càrrega incorrecta pot afectar la distribució de l'aigua i de la calor, compromentent l'eficàcia del cicle de desinfecció.

Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.