



Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Termodesinfectadores

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar les parets internes amb un drap humit i detergent no corrosiu per a evitar l'acumulació de residus orgànics o químics que puguin afectar l'eficàcia del cicle.

Examinar que els filtres d'entrada d'aigua i els desguassos estiguin en perfectes condicions sense cap obstrucció, assegurant així un flux adequat.

Inspeccionar les juntes i la porta, ja que un tancament defectuós pot provocar fugides de calor i aigua i comprometre el procés de desinfecció.

Verificar que el sistema de càrrega (carro, safates i/o suports) estiguin en bon estat i col·locats de manera correcta. Una mala càrrega (amb una distribució anòmala) pot afectar la circulació de l'aire i de l'aigua.

Realitzar cicles d'esbandida amb aigua neta (sense càrrega) de manera periòdica, especialment si l'equip ha estat parat diversos dies. Així s'evita l'acumulació de residus en la bomba de rentada i es mantenen lubricades les seves parts mòbils, prolongant la seva vida útil.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.