

# Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Termodesinfectadoras

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

**Limpiar las paredes internas con un paño húmedo y detergente no corrosivo** para evitar la acumulación de residuos orgánicos o químicos que puedan afectar la eficacia del ciclo.

**Examinar que los filtros de entrada de agua y los desagües** estén en perfectas condiciones sin obstrucción alguna, asegurando así un flujo adecuado.

**Inspeccionar las juntas y la puerta**, ya que un cierre defectuoso puede provocar fugas de calor y agua, y comprometer el proceso de desinfección.

**Verificar que el sistema de carga** (carro, bandejas y/o soportes) estén en buen estado y colocados de manera correcta. Una mala carga (con una distribución anómala) puede afectar a la circulación del aire y del agua.

**Realizar ciclos de enjuague con agua limpia** (sin carga) de forma periódica, especialmente si el equipo ha estado parado varios días. Así se evita la acumulación de residuos en la bomba de lavado y se mantienen lubricadas sus partes móviles, prolongando su vida útil.

**Para un correcto cuidado del equipamiento**, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.