

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana d'un Bany d'aigua

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar regularment del bany després de cada ús per a evitar l'acumulació d'impureses o microorganismes, usant un detergent suau i aigua, evitant productes abrasius que puguin danyar l'equip.

Assegurar-se que el **nivell d'aigua estigui dins del rang recomanat** pel fabricant per a evitar danys a l'escalfador o sobreescalfament. S'aconsella utilitzar aigua destil·lada o desionitzada per a prevenir la formació de dipòsits minerals.

Calibrar i monitorar la temperatura regularment per a garantir que estigui dins del rang desitjat.

Inspeccionar visualment l'equip, el seu estat, incloent-hi cables, connexions elèctriques i l'escalfador, per a detectar signes de desgast o mal. Retirar qualsevol residu o brutícia visible en l'exterior de l'equip.

Prevenir possibles contaminacions canviant l'aigua amb freqüència, especialment si es treballa amb mostres biològiques o químiques, per a evitar la contaminació creuada. Molt aconsellable cobertes o tapes quan el bany no estigui en ús per a evitar l'entrada de pols o partícules.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.