

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de un Baño de agua

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Limpiar regularmente el baño después de cada uso para evitar la acumulación de impurezas o microorganismos, usando un detergente suave y agua, evitando productos abrasivos que puedan dañar el equipo.

Asegurarse de que el **nivel de agua se encuentre dentro del rango recomendado** por el fabricante para evitar daños al calentador o sobrecalentamiento. Se aconseja utilizar agua destilada o desionizada para prevenir la formación de depósitos minerales.

Calibrar y monitorear la temperatura regularmente para garantizar que esté dentro del rango deseado.

Inspeccionar visualmente el equipo, su estado, incluyendo cables, conexiones eléctricas y el calentador, para detectar signos de desgaste o daño. Retirar cualquier residuo o suciedad visible en el exterior del equipo.

Prevenir posibles contaminaciones cambiando el agua con frecuencia, especialmente si se trabaja con muestras biológicas o químicas, para evitar la contaminación cruzada. Muy aconsejable cubiertas o tapas cuando el baño no esté en uso para evitar la entrada de polvo o partículas.

Recomanem seguir sempre les instruccions del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.