

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana d'un Bany d'ultrasons

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar regularment el tanc després de cada ús per a evitar l'acumulació de residus o contaminants, utilitzant aigua tèbia i detergent suau, evitant productes abrasius que puguin danyar el tanc.

Verificar que el líquid de neteja (aigua destil·lada o solució recomanada) estigui en el nivell adequat i reemplaçar-lo quan estigui brut o contaminat. Evitar l'ús de líquids inflamables o corrosius.

Revisar periòdicament que els transductors (situats en el fons del tanc) estiguin lliures de danys o incrustacions que puguin afectar el seu funcionament.

Assegurar-se que el sistema d'escalfament funcioni correctament i no superi la temperatura màxima recomanada per a evitar danys a l'equip o al material que s'està netejant.

Realitzar la degasificació del líquid abans de cada ús, especialment si s'utilitza aigua fresca, per a eliminar bombolles d'aire que puguin reduir l'eficàcia de la neteja per ultrasons.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.