

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Bany de circulació**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar l'interior amb un drap suau i solucions adequades (aigua destil·lada o netejadors no abrasius) per a evitar danys en les superfícies i **mantenir el bany lliure** de residus, pols o contaminants externs.

Revisar periòdicament el nivell del fluid (aigua, oli o solució especial) i assegurar-se que estigui dins del rang recomanat. Reposar-ho si està brut, contaminat o ha perdut les seves propietats.

Monitorar que la temperatura es mantingui estable i dins del rang d'operació especificat. Si s'observen desviacions, verificar el calibrat del sistema o contactar amb l'empresa de servei tècnic per als seus ajustos.

Revisar mànegues, connexions i juntes per a detectar fugides o desgast. Assegurar-se que la tapa o coberta del bany tanqui correctament per a evitar pèrdues de fluid o calor.

Verificar que la bomba de circulació funciona correctament i no presenta sorolls anormals. Netejar els filtres (si n'hi ha) i assegurar-se que no hi hagi obstruccions en el flux del fluid.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.