



Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Crioscopios**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Rentar acuradament el tub o cubeta de mostra i el sensor amb aigua destil·lada o alcohol isopropílic, segons indiqui el fabricant.

Verificar el nivell de líquid refrigerant o estat del sistema Peltier. Si l'equip utilitza bany de refrigeració, comprovar el nivell del líquid tèrmic; i si l'equip disposa de sistema Peltier, assegurar-se que la ventilació estigui lliure de pols per a mantenir la capacitat de refredament.

Comprovar que l'agitador funcioni correctament durant el mesurament. Netejar-ho i assegurar-se que no presenti plecs o brutícia.

Realitzar verificacions periòdiques usant patrons certificats (per exemple, llet patró) i anotar les desviacions i sol·licitar calibratge professional si es detecten errors recurrents.

Mantenir l'equip en un entorn net, sec i amb temperatura ambient estable per a evitar fluctuacions tèrmiques no desitjades.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.