

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Extractor**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar diàriament de les cubetes i el sistema d'extracció, eliminant qualsevol residu de greix amb un solvent adequat o segons les recomanacions del fabricant.

Inspeccionar i netejar regularment els conductes per on circula el solvent per a evitar obstruccions i acumulacions de residus.

Verificar el nivell i estat del solvent i reemplaçar-lo si està contaminat o deteriorat per a garantir extraccions precises.

Revisar l'estat de les juntes i recipients de vidre per a evitar fugides de solvents i assegurar un segellament adequat durant el procés.

Chequear el sistema de calefacció i refrigeració (si es manté la temperatura adequada per a una extracció eficient).

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.