



Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de **Extractor**

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Limpiar diariamente de las cubetas y el sistema de extracción, eliminando cualquier residuo de grasa con un solvente adecuado o según las recomendaciones del fabricante.

Inspeccionar y limpiar regularmente los conductos por donde circula el solvente para evitar obstrucciones y acumulaciones de residuos.

Verificar el nivel y estado del solvente y reemplazarlo si está contaminado o deteriorado para garantizar extracciones precisas.

Revisar el estado de las juntas y recipientes de vidrio para evitar fugas de solventes y asegurar un sellado adecuado durante el proceso.

Chequear el sistema de calefacción y refrigeración (si se mantiene la temperatura adecuada para una extracción eficiente).

Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.