

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Forn mufla**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Mantenir l'interior lliure de residus, pols o restes de mostres, utilitzant un drap sec o lleugerament humitejat amb alcohol isopropílic (sense productes corrosius).

Revisar de l'estat de la porta i segells per a garantir un bon tancament i evitar fugides de calor.

Verificar que la temperatura indicada en el display coincideix amb la real usant un termòmetre extern o un termoparell de referència.

Assegurar que la mufla estigui en un lloc ventilat, sobre una superfície estable i lliure d'obstruccions per a evitar sobreescalfament.

No sobrecarregar el forn, evitar introduir materials inflamables o inadequats i respectar els temps d'escalfament i refredament per a prolongar la seva vida útil.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.