

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Horno mufla

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Mantener el interior libre de residuos, polvo o restos de muestras, utilizando un paño seco o ligeramente humedecido con alcohol isopropílico (sin productos corrosivos).

Revisar del estado de la puerta y sellos para garantizar un buen cierre y evitar fugas de calor.

Verificar que la temperatura indicada en el display coincide con la real usando un termómetro externo o un termopar de referencia.

Asegurar que la mufla esté en un lugar ventilado, sobre una **superficie estable** y libre de obstrucciones para evitar sobrecalentamiento.

No sobrecargar el horno, evitar introducir materiales inflamables o inadecuados y respetar los tiempos de calentamiento y enfriamiento para prolongar su vida útil.

Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.