



Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Estufa d'assecat, de buit i incubació

Check List



Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Mantenir neta l'estufa regularment tant en el seu interior com en el seu exterior, eliminant residus de mostres, pols o vessaments amb un drap suau i productes adequats. Evitar l'ús de solvents agressius que puguin danyar els segells o les superfícies.

Inspeccionar les gomes de segellament de la porta per a assegurar-se que no presenten esquerdes o deterioració que puguin afectar la hermeticidad i eficiència de l'equip.

Comprovar que la temperatura indicada en el display coincideix amb la real, usant un termòmetre extern calibrat per a detectar possibles desviacions.

Chequear el sistema de ventilació i filtres en estufes de ventilació forçada: revisar que els ventiladors funcionen correctament i que els filtres d'aire (si els té) estiguin nets per a evitar obstruccions.

Evitar l'obstrucció de la circulació de l'aire dins de la cambra (per exemple, col·locant més mostres de les recomanades), ja que podria afectar la uniformitat de la temperatura i el rendiment de l'equip.

Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.