

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Estufa de secado, de vacío e incubación

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Mantener limpia la estufa regularmente tanto en su interior como en su exterior, eliminando residuos de muestras, polvo o derrames con un paño suave y productos adecuados. Evitar el uso de solventes agresivos que puedan dañar los sellos o las superficies.

Inspeccionar las gomas de sellado de la puerta para asegurarse de que no presentan grietas o deterioro que puedan afectar la hermeticidad y eficiencia del equipo.

Comprobar que la temperatura indicada en el display coincide con la real, usando un termómetro externo calibrado para detectar posibles desviaciones.

Chequear el sistema de ventilación y filtros en estufas de ventilación forzada: revisar que los ventiladores funcionan correctamente y que los filtros de aire (si los tiene) estén limpios para evitar obstrucciones.

Evitar la obstrucción de la circulación del aire dentro de la cámara (por ejemplo, colocando más muestras de las recomendadas), ya que podría afectar la uniformidad de la temperatura y el rendimiento del equipo.

Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.