

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Manta calefactora

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Revisar la manta calefactora abans de cada ús per a detectar possibles danys visibles en el cablejat, la carcassa i la superfície calefactora. No utilitzar si hi ha signes de desgast, esquerdes o cables exposats.

Mantenir la manta calefactora lliure de pols, vessaments i residus químics. Netejar amb un drap sec o lleugerament humit i evitar l'ús de solvents agressius que puguin danyar els components.

Evitar sobrecarregar la manta amb matrassos de major capacitat de la recomanada. Evitar cops bruscos i assegurar-se que es col·loca sobre una superfície estable i no inflamable.

Verificar que el cable d'alimentació no tingui corts o plecs pronunciats.

Guardar la manta calefactora en un lloc sec i lliure d'humitat quan no s'usi per llargs períodes.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.