

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Manta calefactora

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Revisar la manta calefactora antes de cada uso para detectar posibles daños visibles en el cableado, la carcasa y la superficie calefactora. No utilizar si hay signos de desgaste, grietas o cables expuestos.

Mantener la manta calefactora libre de polvo, derrames y residuos químicos. Limpiar con un paño seco o ligeramente húmedo y evitar el uso de solventes agresivos que puedan dañar los componentes.

Evitar sobrecargar la manta con matraces de mayor capacidad de la recomendada. Evitar golpes bruscos y asegurarse de que se coloca sobre una superficie estable y no inflamable.

Verificar que el cable de alimentación no tenga cortes o dobleces pronunciados.

Guardar la manta calefactora en un lugar seco y libre de humedad cuando no se use por largos períodos.

Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.