

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Oxímetre

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar acuradament el sensor amb aigua destil·lada o amb la solució recomanada pel fabricant. No usar dissolvents agressius que puguin danyar la membrana o els components òptics.

Revisar la membrana (en sondes galvàniques o *polarogràfiques) i reemplaçar-la si s'observen bombolles, trencaments o dipòsits. També és important **revisar que no hi hagi fugides d'electròlit**.

Calibrar l'oxímetre amb solucions o aire ambient seguint les instruccions del fabricant. Un calibratge incorrecte genera dades poc fiables, especialment en aplicacions crítiques.

Revisar el nivell d'electròlit (en cas d'usar-ho amb una sonda que ho necessita) i emplenar amb el tipus adequat si ha disminuït, evitant bombolles d'aire a l'interior.

Guardar i preservar la sonda en solució d'emmagatzematge (si el model el requereix) o protegida amb la seva tapa quan no estigui en ús. No deixar-la seca ni exposada a la calor o la llum directa per llargs períodes.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.