

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Cámara climática

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Limpiar los sensores de temperatura y humedad mensualmente con un paño suave y seco. Evitar el uso de productos químicos que puedan alterar su calibración.

Verificar que los ventiladores, compresores y resistencias funcionen sin ruidos anómalos ni bloqueos.

Higienizar el depósito y revisar cada 2-3 semanas que el humidificador no tenga sarro o moho. Si la cámara dispone de control de humedad, el agua debe ser destilada o desionizada.

Mantener limpias las juntas con agua y jabón neutro, y cambiar los filtros de aire según indique el fabricante (normalmente cada 6 meses).

Calibrar anualmente con patrones trazables la cámara climática, con ayuda de profesionales.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.



Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.