



Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Cambra climàtica

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar els sensors de temperatura i humitat amb un drap suau i sec cada mes.
Evita productes químics que puguin alterar el seu calibratge.

Verificar que els ventiladors, compressors i resistències estiguin funcionant sense sorolls anòmals ni bloquejos.

Higienitzar el dipòsit i revisar que l'humidificador no tingui carrall o floridura.
Fes-ho cada 2-3 setmanes. Si la teva cambra té control d'humitat, l'aigua ha de ser destil·lada o desionitzada.

Mantenir netes les juntes amb aigua i sabó neutre, i canviar els filtres d'aire segons indiqui el fabricant (normalment cada 6 mesos).

Calibrar amb patrons traçables anualment la cambra amb professionals.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.