

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Termobalança | Analitzador d'humitat

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar la cambra d'assecat i el platet amb un drap suau, sec o lleugerament humitejat amb alcohol isopropílic. Mai utilitzar productes abrasius ni aigua directament.

Realitzar una verificació amb pesos patró certificades almenys una vegada per setmana. Si observes desviacions, ajusta o calibra segons les indicacions del fabricant (o crida al teu servei tècnic)

Evitar tocar el sensor o el llum amb els dits i comprova visualment que no tingui residus o descoloracions sospitoses.

Distribuir homogèniament la mostra sobre el platet, així allargues la vida útil del sensor tèrmic i assegures mesuraments fiables. No usar mostres inflamables, corrosives o volàtils.

Programar manteniments preventius anuals amb professionals que inclogui calibratge de temperatura, revisió del sistema de pesatge, neteja interna i diagnòstic complet.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.