

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Agitador magnético

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Limpiar la superficie del agitador después de cada uso con un paño húmedo y detergente neutro. Evitar la acumulación de residuos que puedan interferir con la rotación del imán.

Comprobar que la barra magnética (agitador) esté en buen estado y que no tenga desgaste excesivo. Sustituirla si empieza a saltar o se desacopla durante el uso.

Evitar sobrecargas de peso. El motor puede desgastarse prematuramente si trabaja forzado.

Comprobar el funcionamiento del control de velocidad y temperatura (si aplica). Asegurarse de que los mandos giran suavemente y responden correctamente. Verificar que la velocidad es constante y no oscila sin motivo.

Situar el agitador sobre una mesa firme y nivelada para evitar vibraciones anómalas y asegurar una agitación eficaz.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.



Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.