

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Agitador 3D**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Comprovar que el moviment 3D sigui uniforme i sense vibracions irregulars. Es recomana revisar fixacions, rodaments i suports per a evitar desgast o joc mecànic.

Netejar la plataforma i carcassa amb draps suaus i productes compatibles amb el material de l'equip, evitant que s'acumulin líquids o residus que puguin afectar el motor o al sistema de transmissió.

Controlar el motor i transmissió assegurant que no hi hagi sorolls inusuals en iniciar o parar l'equip i en el cas que l'equip tingui corretja es recomana revisar la tensió d'aquesta.

Verificar la velocitat i el temporitzador: comparar les rpm reals amb les indicades en pantalla, usant un tacòmetre si és necessari i assegurar-se que el temporitzador funcioni correctament per a evitar parades inesperades

Registrar i etiquetar el manteniment. Portar un registre amb data, accions realitzades i observacions de cada revisió, mantenint un control proactiu.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.