

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Agitador rotatiu**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Verificar que l'eix giri lliurement, sense sorolls ni vibracions. Si es detectés resistència, moviment irregular o soroll, podria haver-hi desgast en coixinets o desalineació de l'eix.

Netejar la superfície de l'equip i/o suports (accessoris) amb un drap suau utilitzant productes compatibles i evitant l'ingrés de líquids en la carcassa per a no danyar el motor i/o l'electrònica.

Assegurar que els clips i suports (accessoris) estan en bon estat, sense esquerdes ni daus de si. Una possible fallada en el sistema de subjecció pot provocar accidents o pèrdua de mostres.

Realitzar proves periòdiques per a assegurar-se que el motor abast i mantingui la velocitat seleccionada. Si s'observen variacions o pèrdues de força, es recomana revisar el motor o la placa electrònica.

Programar un manteniment anual amb professionals, per a realitzar una lubricació interna, verificació elèctrica i ajust de components interns.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.