

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Agitador vertical**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar l'eix la vareta agitadora després de cada ús amb un drap humit i detergent neutre. Evita que s'acumulin residus que puguin interferir amb la rotació de l'ímant.

Comprovar que l'acoblament i fixació de l'eix estigui correctament fixat al motor i que no hi hagi folgances.

Controlar el cablejat i la carcassa de l'equip i es recomana revisar que no hi hagi corts, malícies o deterioració en els cables i que la carcassa no present esquerdes.

Chequear sorolls i/o vibracions anòmales durant el seu funcionament. Si es presentessin pot ser indicatiu de desequilibri de l'eix, desgast de rodaments o fallada del motor.

Revisar periòdicament la velocitat, comprovant que no hi hagi salts o irregularitats la variar les revolucions. Si l'equip disposa de display, assegurar-se que els valors mostrats siguin coherents amb el rendiment observat.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.