

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Agitador magnètic**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar la superfície de l'agitador després de cada ús amb un drap humit i detergent neutre. Evita que s'acumulin residus que puguin interferir amb la rotació de l'ímant.

Comprovar que la barra magnètica (agitador) estigui en bon estat i que no tingui desgast excessiu. Substitueix-la si comença a saltar o es desacobla durant l'ús.

Evitar sobrecàrregues de pes. El motor pot desgastar-se prematurament si treballa forçat.

Comprovar el funcionament del control de velocitat i temperatura (si aplica). Assegura't que els comandaments girin suaument i que responguin correctament. Verifica que la velocitat sigui constant i no oscil·li sense motiu.

Situar l'agitador sobre una taula ferma i anivellada per a evitar vibracions anòmales i assegurar una agitació eficaç.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.