

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Centrífuga**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Inspeccionar el rotor, la tapa, els tubs i l'interior de la cambra per a detectar esquerdes, corrosió, restes químiques o brutícia acumulada i **comprovar que no hi hagi cossos estranys** dins del compartiment.

Equilibrar sempre les càrregues. Cal assegurar-se de col·locar tubs del mateix pes, volum i tipus, enfrontats simètricament, ja que un desequilibri pot danyar el rotor, els rodaments i fins i tot trencar la centrífuga.

Netejar el rotor, el compartiment i les juntes amb un drap humit i detergent neutre. No usar productes abrasius ni corrosius i **desinfectar si s'han usat mostres biològiques**.

Verificar l'estat del rotor i caducitat, ja que cada rotor té una vida útil (en cicles o anys). Consultar el manual del fabricant i reemplaçar-lo si ha vençut.

Registrar i programar manteniments tècnics, per a assegurar-se que un tècnic certificat revisi els rodaments, la tapa de seguretat, la cambra de refrigeració (si aplica) i el sistema de control electrònic.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.