

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de **Dispensor**

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Inspeccionar visualmente de forma regular los ejes y las herramientas de dispersión para asegurar que el estado del rotor, estator y ejes se encuentren en buenas condiciones. Si se observa desgaste, grietas o corrosión se recomienda sustituir los componentes dañados.

Limpiar después de cada uso según el medio procesado. La limpieza inmediata evita la solidificación de residuos y asegura la integridad del equipo. Nunca usar utensilios metálicos para raspar.

Verificar el sistema de fijación y estabilidad del cabezal para asegurarse que el cabezal está firmemente instalado y que los sistemas de anclaje estén en buen estado.

Realizar pruebas periódicas para asegurarse que el motor alcance y mantenga la velocidad seleccionada.

Registrar y planificar revisiones programadas y llevar un registro de las horas de uso, mantenimiento realizado y recambios cambiados.

Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.

