



Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Dispersiu

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Inspeccionar visualment de forma regular els eixos i les eines de dispersió per a assegurar que l'estat del rotor, estator i eixos es trobin en bones condicions. Si s'observa desgast, esquerdes o corrosió es recomana substituir els components danyats.

Netejar després de cada ús segons el mitjà processat. La neteja immediata evita la solidificació de residus i assegura la integritat de l'equip. Mai usar utensilis metàl·lics per a raspar.

Verificar el sistema de fixació i estabilitat del capça per a assegurar-se que el capçal està fermament instal·lat i que els sistemes d'ancoratge estiguin en bon estat.

Realitzar proves periòdiques per a assegurar-se que el motor abast i mantingui la velocitat seleccionada.

Registrar i planificar revisions programades i portar un registre de les hores d'ús, manteniment realitzat i recanvis canviats.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.