

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Homogenizador

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Revisar visualmente antes y después de cada uso, verificando el estado del rotor-estator, juntas-gomas y conexiones.

Limpiar inmediatamente tras cada operación, utilizando agua destilada o disolvente adecuado (según la muestra analizada) para limpiar el sistema y así evitar que queden residuos secos.

Lubricar y revisar del eje motriz (si aplica). Se recomienda seguir este paso atendiendo a las indicaciones del fabricante para evitar el sobrecalentamiento o desgaste prematuro.

Controlar que el equipo alcance las revoluciones programadas sin vibraciones excesivas o ruidos fuera de lo normal.

Llevar un registro detallado de cada uso y mantenimiento. Se aconsejan revisiones internas mensuales y revisiones técnicas profesionales al menos una vez al año.

Recomendamos **seguir siempre las instrucciones del fabricante**.



Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.