

# Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Molino | trituradora

Check List



Recomanem seguir  
sempre les instruccions  
del fabricant.

Verifica el grau de compliment de les següents regles:

**Revisar la mecànica de l'equip de manera periòdica.** Inspecciona regularment l'estat de les fulles, discos o elements de molta. Detectar si hi ha signes de desgast, fissures, desalineació o acumulació de material residual. En cas afirmatiu substituir els components desgastats per a evitar danys majors.

**Netejar minuciosament després de cada ús,** utilitzant raspalls i aire comprimit per a eliminar restes de mostra, especialment en zones difícils d'accés. Aquest suggeriment és recomanable realitzar a detall per a evitar possibles contaminacions creuades.

**Aplicar lubricant adequat en rodaments, eixos o mecanismes d'ajust** segons especificacions del fabricant.

**Assegurar que les tapes, tancaments i proteccions de seguretat estiguin correctament ancorades.** Un mal tancament pot causar vibracions, accidents o pèrdua d'eficiència durant la trituració.

**Registrar una bitàcola amb les tasques realitzades, dates, recanvis i observacions.** Programar calibratges si el molí s'utilitza per a quantificacions de grandària de partícula o pes, ja que això millora la traçabilitat i compliment normatiu.

**Per a una correcta cura de l'equipament,** recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.