


Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Bomba d'oli**

Check List

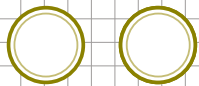

Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Reemplaçar l'oli cada 500 a 1.000 hores de funcionament (o abans si s'observa descoloració, terbolesa o contaminació). Segons el fabricant de la bomba es recomanarà oli mineral o sintètic.

Instal·lar paranyes químics o filtres adequats si l'aplicació ho requereix, evitant així possibles residus en l'oli.

Controlar el funcionament i temperatura de la bomba, ja que escoltar sorolls anormals o el sobreescalfament de la bomba pot ser indicatiu que l'oli està en mal estat i requereix del seu canvi.

Netejar el filtre d'entrada i revisar l'estanquitat, verificant que les juntes, connexions i mànegues no tinguin fugides. Si existissin, el rendiment de la bomba es veurà minvat.

Usar un vacuòmetre calibrat per a confirmar que la bomba continua aconseguint el nivell de buit nominal.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.