

Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Estufa de vacío

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Realizar una limpieza mensual con un paño suave y un detergente neutro para eliminar residuos, polvo o contaminantes. No usar productos abrasivos que puedan dañar las paredes de acero inoxidable o el revestimiento interno.

Usar un detector de fugas si es necesario, para verifica rel estado de las juntas de estanqueidad, conexiones y válvulas.

Comprobar que el sensor de temperatura y el controlador funcionan correctamente, realizando calibraciones trazables periódicas (preferiblemente anuales) para asegurar la uniformidad térmica.

Revisar el sistema de ventilación y filtros (si aplica), sustituyendo los filtros cuando sea necesario.

Inspeccionar el estado de los cables de alimentación, interruptores, fusibles, resistencias y controladores, asegurando que no haya conexiones sueltas, signos de sobrecalentamiento o desgaste.

Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.

