

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Estufa de buit**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Realitzar una neteja mensual amb un drap suau i un detergent neutre per a eliminar residus, pols o contaminants. No usar productes abrasius que puguin danyar les parets d'acer inoxidable o el revestiment intern.

Usar un detector de fugides si és necessari, per a verifica *rel estat de les juntes d'estanquitat, connexions i vàlvules.

Comprovar que el sensor de temperatura i el controlador funcionen correctament, realitzant calibratges traçables periòdics (preferiblement anuals) per a assegurar la uniformitat tèrmica.

Revisar el sistema de ventilació i filtres (si aplica), substituint els filtres quan sigui necessari.

Inspeccionar l'estat dels cables d'alimentació, interruptors, fusibles, resistències i controladors, assegurant que no hi hagi connexions soltes, signes de sobreescalfament o desgast.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.