



Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Analitzador d'activitat d'aigua**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar periòdicament el sensor i càmera de mostra, usant un drap sense pelussa lleugerament humitejat amb aigua destil·lada o etanol per a netejar el compartiment de mesurament i la tapa del sensor.

Realitzar una verificació mensual amb sals patró d'activitat d'aigua conegudes (ex. *LiCl, *MgCl₂, *NaCl) per a assegurar-te que l'equip manté la seva precisió.

Assegurar que l'equip estigui en un entorn amb temperatura controlada i estable. Si l'equip ho permet, calibrar internament el control de temperatura o verificar mitjançant un termòmetre calibrat extern.

Revisar el microprogramari i programari i comprovar si hi ha actualitzacions.

Inspeccionar que el segellament de la cambra estigui intacte i sense esquerdes. Un mal tancament pot alterar el mesurament de l'activitat d'aigua.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.