



Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Bomba peristàltica**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Verificar regularment l'estat dels tubs peristàltics, buscant fissures, enduriment o deformacions. Si apareixen, canviar els tubs per a evitar fugides o variacions de cabal.

Netejar amb un drap humitejat i detergent suau, evitant l'ús de dissolvents agressius que puguin danyar el material.

Assegurar que els corrons giren lliurement sense soroll ni resistència i **comprovar que la pressió sobre el tub és l'adequada** i uniforme.

Realitzar assajos de verificació de cabal de manera mensual o trimestral, comparant el volum real bombat amb l'esperat segons l'ajust de velocitat.

Registrar el manteniment amb data, tipus de revisió i canvi de peces i controlar els cicles d'ús (hores de funcionament o nombre de cicles), especialment si el fabricant indica intervals màxims per a canvi de tub o calibratge.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.