



Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Dosificador**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar regular dels components interns i externs. Setmanalment, desmuntar el pistó, cilindre i filtre si el model ho permet i rentar amb aigua destil·lada o solució detergent suau, i assegurar-se d'assecar completament per a evitar corrosió o cristal·lització de residus.

Realitzar inspeccions regulars per a garantir que els líquids dosats no ocasionin danys a juntes, vàlvules o components interns i substituir aquelles peces que mostrin evidència d'inflor, esquerdes o disminució d'elasticitat a causa de l'acció de reactius agressius.

Dur a terme assajos de *repetibilidad i exactitud (com les pesades utilitzant una balança analítica) amb la finalitat d'identificar qualsevol variació en el volum dispensat.

Lubrificar l'èmbol (si aplica). Alguns dosificadors necessiten una lubricació controlada del pistó, utilitzant només grasses o lubricants aprovats pel fabricant.

Programar revisions periòdiques per a recalibrar el dosificador. En equips amb certificat de calibratge, assegurar-se de mantenir la traçabilitat (ISO, *ENAC, etc.)

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.