



Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de **Purificadors d'aigua**

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Programar inspeccions mensuals i manteniments semestral i anuals (depenent de l'ús) i incloure la neteja del prefiltre, revisió de cartutxos i controls de qualitat de l'aigua (conductivitat/resistivitat).

Canviar els consumibles segons la vida útil recomanada pel fabricant.

Mesurar i registrar paràmetres com: conductivitat/Resistivitat ($\mu\text{S}/\text{cm}$ o $\text{M}\Omega\cdot\text{cm}$), TOC (carboni orgànic total) i pressió d'entrada i sortida.

Realitzar sanititzacions del sistema amb solucions recomanades pel fabricant (per exemple, peròxid d'hidrogen o hipoclorit diluït) **i netejar dipòsits, sensors, i línies de distribució si les té.**

Mantenir un registre amb dates, paràmetres, recanvis, incidències i responsables, permetent així anticipar-se a fallades recurrents.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.