



Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Congeladors | Refrigeradors | Neveres

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netejar les juntes de la porta amb un drap humit i suau per a evitar acumulació de gel, brutícia o floridura, ja que una bona estanquitat millora l'eficiència tèrmica.

Evitar l'obstrucció de les reixetes de ventilació (de l'interior i part posterior), lliures d'objectes o pols, perquè una bona circulació d'aire evita sobreescalfaments i millora l'estabilitat de la temperatura.

Descongelar controladament si el model no és no-frost amb l'equip apagat, evitant que el gel acumulat afecti la capacitat de refredament. Important: mai usar eines o objectes punxants per a retirar gel o gel.

Verificar regularment que la temperatura (amb una sonda patró calibrada) **es manté en el rang desitjat, i revisar que les alarmes** (sonores o visuals) funcionen correctament per a detectar qualsevol fallada a temps.

Mantenir l'exterior net i deixar almenys 10 cm d'espai al voltant de l'equip perquè dissipí bé la calor, alleujant el treball del compressor i prolongant la seva vida útil.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.