



Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Aspiradores

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Asegurar que no haya fugas visibles, ni acumulaciones de líquidos o polvo en las superficies del equipo.

Limpiar los filtros regularmente. Una limpieza superficial del prefiltro (si es reutilizable) puede hacerse con un cepillo suave o aire comprimido seco.

Comprobar el nivel de vacío o succión. Si el equipo dispone de un indicador de vacío, verificar periódicamente que los valores mostrados estén dentro del rango

Revisar las conexiones y observar que se encuentran libres de grietas, cortes o endurecimiento. En caso de estar deterioradas, se recomienda cambiarlas por unas nuevas.

Programar una limpieza interna mensual, si el modelo aplica. Abrir la carcasa con precaución (desconectando siempre de la corriente) para retirar el polvo acumulado con un paño seco o aire comprimido.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.



Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.