

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Netejadors de buit

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Assegureu-vos que no hi hagi fuites visibles, acumulacions de líquids o pols a les superfícies de l'equip.

Netegeu els filtres regularment. Una neteja superficial del prefiltre (si es pot reutilitzar) es pot fer amb un raspall suau o aire comprimit sec.

Comproveu el nivell de buit o succió. Si l'equip té un indicador de buit, comproveu periòdicament que els valors mostrats es troben dins del

Comproveu les connexions i observeu que estan lliures d'esquerdes, talls o enduriment. Si està malmès, substituïu-los per altres de nous.

Programau una neteja interna mensual, si s'aplica el model. Obriu la caixa amb cura (desconnecteu sempre de la font d'alimentació) per eliminar la pols amb un drap sec o aire comprimit.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.