

# Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Vitricas de gases

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

**Colocar una tira de papel ligero (tipo pañuelo) en la parte inferior de la abertura frontal para comprobar que el flujo de aire es hacia el interior.** Si el papel no se mantiene pegado o es expulsado, hay un problema de extracción.

**Limpiar las superficies internas semanalmente,** evitando el uso de productos abrasivos.

**Revisar la vida útil de los filtros (si aplica).** Revisar su vida útil recomendada por el fabricante.

**Comprobar el estado del cristal frontal y guillotina.** Nunca dejar el cristal abierto por completo durante su uso: se recomienda por norma general trabajar con una apertura máxima de 30 cm como barrera de protección.

**Anotar en un cuaderno o ficha técnica** las limpiezas realizadas, incidencias detectadas y fechas de revisión. Este control permite anticipar la detección de posibles fallos en el funcionamiento.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.



**Para un correcto cuidado del equipamiento,** recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.