

Com pot el personal tècnic de laboratori allargar la vida mitjana de Caixes de visualització de gas

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Col·loqueu una tira de paper lleuger (tipus de teixit) a la part inferior de l'obertura frontal per comprovar que el flux d'aire és cap a dins. Si el paper no s'enganxa o s'expulsa, hi ha un problema d'extracció.

Netejar superfícies internes setmanalment, evitant l'ús de productes abrasius.

Comproveu la vida útil dels filtres (si escau). Comprova la vida útil recomanada del fabricant.

Comproveu l'estat del vidre frontal i la guillotina. Mai deixar el vidre completament obert durant l'ús: generalment es recomana treballar amb una obertura màxima de 30 cm com a barrera protectora.

Escriure en un quadern o full tècnic les neteges realitzades, les incidències detectades i les dates de revisió, permetent a aquest control anticipar-se per detectar possibles mal funcionament.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.