



Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de Cabinas de flujo laminar

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Limpiar diariamente antes y después del uso, utilizando paños sin pelusa y soluciones desinfectantes compatibles (por ejemplo, etanol al 70%) siempre en dirección del flujo de aire (de arriba hacia abajo y de atrás hacia delante).

Verificar visualmente el flujo de aire. Se recomienda no colocar objetos voluminosos que obstaculicen el flujo, ya que compromete la protección.

Comprobar el estado de los prefiltros. Si se observan saturados de polvo o partículas, deben limpiarse con aspiradora o cambiarse según las instrucciones del fabricante.

Minimizar movimientos bruscos o innecesarios dentro del área de trabajo. Se recomienda no introducir equipos que alteren el flujo interno laminar.

Anotar en un cuaderno o ficha técnica las limpiezas realizadas, incidencias detectadas, revisiones, ... para informar al servicio técnico durante su mantenimiento planificado.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.



Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.