

# Com pot el personal tècnic de laboratori Cabines de flux laminar

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

**Netegeu diàriament abans i després de l'ús**, utilitzant draps sense pelusa i solucions desinfectants compatibles (per exemple, 70% d'etanol) sempre en la direcció del flux d'aire (de dalt a baix i de tornada a davant).

**Comproveu visualment el flux d'aire.** Es recomana no col·locar objectes voluminosos que dificultin el flux d'aire, ja que això compromet la protecció.

**Comproveu l'estat dels prefiltres.** Si estan saturats de pols o partícules, s'han de buidar o substituir segons les instruccions del fabricant.

**Minimitzar els moviments sobtats o innecessaris** dins de l'àrea de treball. Es recomana no introduir equips que alterin el flux intern laminar.

**Escriu en un quadern o full tècnic** les neteges realitzades, les incidències detectades, les revisions,... per informar el servei tècnic durant el seu manteniment previst.

Recomanem seguir  
sempre les instruccions  
del fabricant.



**Per a una correcta cura de l'equipament**, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.