



Com pot el personal tècnic de laboratori Cabines de seguretat biològica

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Utilitzeu draps sense pelusa i net (amb un 70% d'etanol totes les superfícies interiors) **en la direcció del flux d'aire**, per evitar turbulències.

Comproveu que l'indicador de flux d'aire es troba dins del rang correcte (si escau) i **assegureu-vos que les alarmes audibles** i visuals funcionen correctament.

Mantenir només el material necessari dins de la cabina, evitant el bloqueig de les reixes d'entrada o de retorn.

Controlar els vessaments i els residus, actuant immediatament després d'un vessament després de la desinfecció de PNT del vostre laboratori.

Registre de manteniment i revisió professional, segons les indicacions del fabricant o servei autoritzat.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.