

# Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de un Luminómetros | Medidores de ATP

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

**Verificar que el equipo está conectado a una fuente eléctrica estable.** Las fluctuaciones pueden alterar las lecturas o incluso dañar los componentes ópticos.

**Limpiar periódicamente las cámaras y la superficie óptica,** usando paños sin pelusa, suaves y etanol al 70%.

**Controlar la temperatura y la humedad del entorno.** Generalmente se recomienda (20-25° C y <60% HR).

**Realizar mediciones con patrones de referencia,** comprobando la linealidad y reproducibilidad.

**Programar una revisión técnica anual** que incluya limpieza, verificación de la calibración y actualización del firmware (si fuera necesario).

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.



**Para un correcto cuidado del equipamiento,** recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.