



Com pot el personal tècnic de laboratorio allargar la vida mitjana d'un Comptadors de colònies

Check List



Verifica el grau de compliment de les següents regles:

Netegeu diàriament la superfície de recompte i la lent il·luminadora, utilitzant draps suaus i sense pelusa i un 70% d'IPA (isopropanol).

Comproveu que la llum és homogènia a tota la superfície de recompte. Si s'observa una àrea o parpelleig més fosc, es recomana comprovar el llum i les connexions.

Calibrar la sensibilitat del sensor o del marcador digital. Reajust si hi ha desviacions en el recompte

Comproveu els connectors, ja que molts errors de recompte resulten de males connexions.

Tingueu en compte les neteges, revisions i ajustos, ja que faciliten la detecció de patrons de fallada.

Recomanem seguir
sempre les instruccions
del fabricant.



Per a una correcta cura de l'equipament, recomanem que es duguin a terme totes les accions detallades.