



Cómo puede el personal técnico de laboratorio alargar la vida media de un Contadores de colonias

Check List



Verifica el grado de cumplimiento de las siguientes reglas:

Limpiar diariamente la superficie de conteo y la lente de iluminación, usando paños sin pelusa, suave e IPA al 70% (isopropanol).

Comprobar que la luz es homogénea en toda la superficie de conteo. Si se observa alguna zona más oscura o parpadeos se recomienda revisar la lámpara y las conexiones.

Calibrar la sensibilidad del sensor o marcador digital. Reajustar si hay desviaciones en el conteo.

Revisar los conectores, ya que muchos fallos en el conteo derivan de malas conexiones.

Anotar las limpiezas, revisiones y puestas a punto, ya que facilita detectar patrones de avería.

Recomendamos seguir siempre las instrucciones del fabricante.



Para un correcto cuidado del equipamiento, recomendamos que se lleven a cabo todas las acciones detalladas.